

exosome 洗液

货号: EX100X

原理与方法:

exosome 分离纯化试剂盒是上海歌凡生物研发的针对细胞培养上清液、尿液、脑脊液、羊水等体液样品分离纯化 exosome 的试剂盒。用此试剂盒能高效获取此体液中高纯度的 exosome, 并可用于 exosome 后续细胞功能、RNA 和蛋白质的研究。提取的外泌体如果要做检测需要加检测试剂, 然后要加洗液洗去没有结合的检测试剂, 用普通的洗液外泌体损失太多。本洗液可以高效洗去多余的检测试剂并不会损失外泌体。

试剂盒组成:

产品编号	产品名称	包装
EX100X	exosome 洗液	100ml

保存条件:

4℃保存, 长期可以-20 度保存。

Exosome 洗涤步骤:

- 1、收集的外泌体加检测试剂, 检测时间一到就可以加适量本洗液, 涡旋洗涤;
- 2、涡旋充分后 3000g/min 4℃离心 10min。小心去除上清液; 离心管底就是外泌体。
- 3、一般洗涤 3 次就可以满足检测条件
- 4、本洗液是无菌洗液, 洗涤后的外泌体可以跟细胞共培养。

注意事项:

- 1、本试剂可室温保存, 4℃保存也可。
- 2、本品仅限用于科研实验。