



Gomori 氏改良醛复红阿尔辛蓝染色试剂盒

货号: M069

原理:

此法系改良的 Gomori 氏醛复红染色法, 操作得当时, 亦可取得较满意的染色结果。

组织固定:

用各种固定液均可, 但以酒精液或 Bouin 氏固定液固定效果最佳。

试剂盒组成:

产品编号	产品名称	包装
M069A	醛复红染液	100ml
M069B	焰红 B 溶液	100ml

操作步骤

1. 石蜡切片 3~5um,二甲苯脱蜡,梯度酒精水化至 70%酒精,不经水洗;
2. 用醛复红阿尔辛蓝染液染色 1~2 小时或更长时间;
3. 70%酒精漂洗二次, 约 3~5 分钟;
4. 蒸馏水稍洗;
5. 用焰红 B 水溶液染色 10~15 秒钟;
6. 直接用无水酒精脱水, 二甲苯透明, 中性树胶封固。

结果分析:

弹力纤维呈深紫色, 背景呈蓝绿色或其他复染的颜色。

体会与说明:

1. 醛复红阿尔辛蓝染液是一种进行性染色液, 在染色时可以通过增减染色时间控制各种不同组织成分的着色程度。



2. 醛复红阿尔辛蓝染液用后应放置于 4℃冰箱内保存，临时前取出恢复至室温时使用。
3. 除用焰红 B 液复染外，还可用于 VG 氏液、Pollak 氏液等复染。