

荧光淬灭封片剂

货号: M095

原理:

抗荧光淬灭 PVP 封片液(Antifade Polyvinylpyrrolidone Mounting Medium)是一种采用 polyvinylpyrrolidone(PVP)为主要封片介质,用于减缓荧光淬灭的封片试剂。可以用于减缓各种常见荧光染料的荧光淬灭。

操作简单,在封片时用移液器滴一滴抗荧光淬灭封片液在样品上,盖上盖玻片即可完成操作。

试剂盒组成:

产品编号	产品名称	包装
M095	荧光淬灭封片剂	25ml

保存条件:

-20℃避光保存,一年有效

使用说明:

1. 贴壁细胞样品:

- 染色完毕后,吸尽液体。
- 滴一滴抗荧光淬灭 PVP 封片液于载玻片上,盖上贴有细胞的盖玻片,让细胞接触封片液,尽量避免气泡。
- 随后即可在显微镜下观察细胞样品。

2. 组织切片:

- 染色完毕后,吸尽液体。
- 滴一滴抗荧光淬灭 PVP 封片液于组织切片上,盖上盖玻片,让切片接触封片液,尽量避免气泡。
- 随后即可在显微镜下观察组织切片。

3. 其它样品:

其它样品参考贴壁细胞样品或组织切片进行操作。