



甲醛溴化铵固定液（FAB）

产品货号 M098

原 理:

此固定液是甲醛和溴化铵混合物.适用于脑组织和神经元的固定.在脑组织和神经元镀银或者镀金染色研究上应用极广!

产品包装明细:

产品编号	产品名称	包装
M098	FAB固定液	500ml

使用说明:

新鲜组织入固定液浸泡，放 4℃冰箱固定。

对于组织样本固定液必须足量，一般是组织块总体积的 10-50 倍，固定时间视组织块大小而定，一般 48-72h,保证固定液充分渗入组织中。标本浸入固定液后要轻轻摇晃几下,防止标本贴在瓶壁上,影响固定效果!

保存条件:

2-8℃保存，一年有效。

注意事项:

免疫染色固定液含有多聚甲醛，有毒，请注意适当防护。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。